

Юстировка электрода для измерения pH

- a.)** Промойте pH-электрод и промокните его чистым бумажным полотенцем.
- b.)** Погрузите pH-электрод в буферный раствор pH 7. Буферный раствор должен быть комнатной температуры. Индикация pH будет находиться вблизи pH 7.
- c.)** Поворачивая регулятор "Юстировка pH 7", установите индикацию точно на pH 7,0.
- d.)** Выньте pH-электрод из буферного раствора pH 7, тщательно промойте водой и промокните остатки воды чистым бумажным полотенцем.
- e.)** Погрузите электрод в буферный раствор pH 9. Буферный раствор должен быть комнатной температуры. Стрелка будет находиться вблизи pH 9.
- f.)** Поворачивая регулятор "Юстировка pH 9", установите индикацию точно на pH 9,0.
- g.)** Выньте электрод из буферного раствора pH 9, тщательно промойте водой и промокните остатки воды чистым бумажным полотенцем.
- h.)** Снова погрузите электрод в буферный раствор pH 7. Индикация должна указывать на pH 7,0. Если этого нет, повторите калибровку pH-электрода с пункта c.).